

## 4%PFA 固定液 使用说明书

产品名称	货号	规格	单位	储存条件
4%PFA 固定液	DB257	100mL/500mL	瓶	2-8°C

### 【产品简介】

PFA 固定液是免疫组织化学 (IHC) 和免疫细胞化学 (ICC) 研究中最常用的固定剂之一。该固定剂较为温和, 能很好地保存组织的抗原性和细微结构, 适于组织标本和细胞的较长期保存, 非常适合组织和细胞的光镜免疫化学研究。

本产品为 4%PFA 的 PBS 溶液, 可直接用于组织和细胞固定。若需使用其他低浓度 PFA, 可使用 0.01M PBS 按比例稀释。

### 【使用说明】

组织固定: 室温或 4°C 浸泡固定 2-24h, 用缓冲液漂洗后即可树脂包埋用于组织切片。

切片固定: 室温或 4°C 固定 10min-2h, 视切片厚度而定, 用缓冲液漂洗后即可用于染色。

细胞固定: 室温或 4°C 固定 10-30min, 用缓冲液漂洗后即可用于染色。

### 【注意事项】

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品不含防腐剂, 不宜室温或 4°C 长期保存, 请勿反复冻融。